

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-42-F
DW-40 型 高低温循环试验箱 操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 概述

1.1 适用范围：适用于建材、作低温试验、老化试验。

1.2 主要技术指标：

1.2.1 总功率：1700W

1.2.2 温控范围：室温 60～-40(℃)

1.2.3 电压：220V，50HZ

2 操作步骤

2.1 开启时间开关与电源开关。设定上限为制冷温度，下限为加热温度，机器开始工作。

2.2 若须单独制冷时，关掉加热开关。制冷工作由温度仪表与制冷定时器控制。单独加热时，把制冷定时器时间设置为 0，关掉制冷开关，加热由温度仪表与加热定时器控制。

2.3 试验完毕后必须断开各电源开关

3 维护和保养

3.1 冷冻箱在使用中应每做一次试验应清洗一次，清洗时切断电流取出物品，将污物水份擦干。

3.2 禁用沸水、酸制剂、化学稀释剂等。

3.3 清洗时应注意不要使电源和下间接线漫水，而受潮漏电。

3.4 除一般故障外，非维修技术人员切勿擅自拆卸修理。

