

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号：XHYJ3c-51-F
JJ-1 型定时电动搅拌器操作规程	第 1 页 共 1 页
	年 月 日 第 次修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 概述

1.1 适用范围：适用于化验人员需要仪器速度较慢而化验溶液黏度较强的采样。

1.2 主要技术指标：

1.2.1 电 源：单相交流 50HZ、220V±10V

1.2.2 电机功率：40W、60W、90W、100W、160W、200W

1.2.3 转 速：80-3000 转/分，无级调速

1.2.4 机械定时：5-120 分

2 操作步骤

2.1 使用机器前，先检查随整机配件是否齐全，再把支柱安装在搅拌器底座上，然后再装上夹溶液的夹具；

2.2 装好后，把搅拌器支紧在电机上，把电机电源插头插在调速控制箱上，切记接上接地线。调速时应从低速逐渐调至高速，禁止高速档直接启动。小于 80 口径的容器可夹在夹具上进行搅拌，大于 80 的容器可直接放在工作台上进行搅拌。

3 维护和保养

3.1 操作前，操作者及有关人员应详细了解说明书，熟悉仪器的操作，调整等方法。仪器应保持清洁干燥。

3.2 使用时，如发现搅拌棒不同心，搅拌不隐的现象，应调整支紧夹头；使用三角烧瓶搅拌，应先用夹具夹好三角烧瓶口，再将搅拌棒对准中心，后再开机搅拌，使用大烧瓶时，可直接放在工作台上。

3.3 本机机械定时控制，工作中如不需定时请把定时旋钮调到常闭（ON）位置，如需要定时，应调到所需的时间。

3.4 凡相同功率的搅拌器电机应配相同功率的控制箱。

